

## 土壤铵态氮试剂盒说明书

### 分光光度法 50 管/48 样

**注 意：**正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

**测定意义：**

土壤中的铵态氮可被土壤胶体吸附，呈交换性铵状态氮肥，也可溶解在土壤溶液中，能直接被植物吸收利用，属于速效性氮素。

**测定原理：**

土壤中的铵态氮在强碱性介质中与次氯酸盐和苯酚作用，生成水溶性染料靛酚蓝，在 625nm 处有特征吸收峰，吸光值与铵态氮含量成正比。

**自备实验用品及仪器：**

天平、常温离心机、可见分光光度计、1 mL 玻璃比色皿，振荡仪。

**试剂组成和配制：**

提取液：液体 55mL×1 瓶，4℃保存。

试剂一：粉剂×2 瓶，4℃避光保存。临用前根据用量每瓶加 10mL 双蒸水溶解，现配现用。

试剂二：液体 20mL×1 瓶，4℃避光保存。

试剂三：液体 5mL×1 瓶，4℃保存。

**样本处理：**

按照土壤质量 (g)：提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 新鲜土样，加入 1mL 提取液)，振荡提取 1h，10000g，25℃离心 10min，取上清液待测。

**测定操作表：**

	空白管	测定管
样本 (μL)		100
提取液 (μL)	100	
试剂一 (μL)	400	400
试剂二 (μL)	400	400
充分混匀，25℃静置 1h		
试剂三 (μL)	100	100
充分混匀，于 1mL 玻璃比色皿，蒸馏水调零，测定 625nm 处吸光值 A，分别记为 A 空白管和 A 测定管，△A=A 测定管-A 空白管		

**计算公式：**

标准曲线：y = 0.1522x-0.0009，R<sup>2</sup>= 0.9993



$$\text{NH}_4^+ \text{—N 含量 (mg/kg 鲜重)} = (\Delta A + 0.0009) \div 0.1522 \div W$$

$$= 6.57 \times (\Delta A + 0.0009) \div W$$

W: 样本质量, g

**注意事项:**

1. 试剂一必须避光低温保存, 配制好的试剂一4℃保存不能超过20天。
2. 浸提液最好在当日完成测定, 如果不能完成, 可冷冻保存, 但不能超过两天。