

# 嘌呤霉素溶液(Puromycin,10mg/ml)说明书

### 本产品仅供体外研究使用,不得用于临床诊断

## 产品简介:

嘌呤霉素(Puromycin, PM)是一种蛋白质合成抑制剂,它具有与 tRNA 分子末端类似的结构,能够同氨基酸结合,代替氨酰化的 tRNA 同核糖体的 A 位点结合,并掺入到生长的肽链中。虽然嘌呤霉素能够同 A 位点结合,但是不能参与随后的任何反应,因而导致蛋白质合成的终止并释放出 C-末端含有嘌呤霉素的不成熟的多肽。嘌呤霉素分子量为 544.43,CAS 号为 53-79-2 ,Puromycin Solution(10mg/ml)经过滤除菌,仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

#### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
嘌呤霉素溶液(Puromycin,10mg/ml)	$1m1/5 \times 1m1$	RT	1 份	6 个月
Puromycin Solution(10mg/ml)	$1m1/5 \times 1m1$	RT	1 份	6 个月

## 操作步骤(仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、Puromycin Solution(10mg/ml)其摩尔数为 18.4mmol/L,而 Puromycin 工作浓度一般为 10~100  $\mu$  mol/L。
- 3、以工作浓度为 100 μ mol/L 为例,即 10mg/ml 稀释 184 倍,即每 10ml 培养基中加入 Puromycin Solution(10mg/ml)54.4 μ l。

## 注意事项:

- 1、注意无菌操作,避免污染。
- 2、避免反复冻融,以免失效。
- 3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品:

制霉菌素溶液(Nystatin, 10mg\_ml)

嘌呤霉素溶液(Puromycin, 10mg\_ml)



嘌呤霉素溶液(Puromycin,1mg_ml)	

地塞米松溶液(100×,1mg\_ml)

壮观\_奇霉素溶液(Spectinomycin,50mg\_ml)

庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)