

非特异结合性封闭液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

抗滴度过高、抗原的特异性交叉反应及抗体的特异性交叉反应会产生非特异性结合反应，产生较高背景。非特异结合性封闭液由 BSA、动物血清、防腐剂等组成，能够很好的非特异性结合反应，尤其适用于免疫组化中封闭内源性亲和素的活性。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
非特异结合性封闭液	100ml	1 份	6 个月	4℃

操作步骤(仅供参考)：

- 1、切片贴于玻片上，用 PBS 或 Tris 缓冲液轻轻清洗。
- 2、将玻片吸干或吹干，入非特异结合性封闭液，孵育 10~20min。
- 3、无需清洗，直接将玻片吸干或吹干。
- 4、在未标记的一抗中孵育。

注意事项：

- 1、避免反复冻融，否则容易失效。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

非特异结合性封闭液
高压抗原修复试剂盒
胰蛋白酶抗原修复液
胰蛋白酶抗原修复试剂盒
荧光抗体稀释液(Evans+Blue 法)
荧光抗体稀释液(Kolmers 法)