

常规甘油封片剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

常规甘油片剂是一种用于常规封固剂，亦可用于减缓荧光淬灭的封固，主要由甘油组成，对于减缓荧光淬灭，其效果不如抗荧光淬灭封片剂(Antifade Mounting Medium)，按每个样本需要 50~100 μ l 封片剂计算，5ml 可以用于至少 50 样本的封片。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
常规甘油封片剂	10ml/50ml	1 份	12 个月	RT

自备材料：

- 1、载玻片
- 2、盖玻片
- 3、荧光显微镜

操作步骤(仅供参考)：

1、贴壁细胞样本

- ①染色完成后，吸去染色液。
- ②滴 1 滴常规甘油封片剂于载玻片上，盖上贴有细胞的盖玻片，让细胞接触封片液，尽量避免气泡。
- ③在显微镜下观察。

2、组织切片

- ①染色完成后，吸去染色液。
- ②滴 1 滴常规甘油封片剂于组织切片上，盖上盖玻片，让切片接触封片液，尽量避免气泡。
- ③在显微镜下观察组织切片。

3、其它样品

其它样品参考细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

- 1、荧光物质均易发生淬灭，染色后的样品宜避光保存。
- 2、在使用常规甘油封片剂的情况下，虽然可减缓淬灭，仍需尽量避光。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

常规甘油封片剂
微波辐射抗原修复试剂盒
抗荧光淬灭封片剂
改良柠檬酸钠抗原修复液(50×)
柠檬酸—柠檬酸钠粉剂(10mmol_L, pH6.0)
柠檬酸—柠檬酸钠缓冲液(10mmol_L, pH6.0)