

醋酸银显影液说明书

本产品仅供体外研究使用,不得用于临床诊断

产品简介:

醋酸银显影液主要由阿拉伯胶、乙酸银等组成,是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
醋酸银显影液	100ml	1 份	6 个月	RT 避光
试剂(A): 醋酸银显影缓冲液	100ml	1 份	6 个月	RT 避光
试剂(B): 醋酸银	1支	1 份	6 个月	RT 避光

操作步骤(仅供参考):

- 1、配制醋酸银显影液: 把 1 支醋酸银完全溶解于 100ml 醋酸银显影缓冲液,即为醋酸银显影液; 4℃避光保存 3 个月有效。
- 2、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。
- 3、显影: 切片浸入在醋酸银显影液内,无需避光,一般显色 $3\sim5min$,具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min, 重复 2 次。 染色结果: 阳性呈黑色状颗粒,背景干净。

注意事项:

- 1、配制好的醋酸银显影液应尽量快使用,以免失效。
- 2、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

Tris 抗原修复液(10×, pH9.0)
Tris 抗原修复液(10×, pH9.5)
乙酸缓冲液(0.05mo1_L, pH4.3)
乳酸银显影液
免疫染色二抗稀释液
免疫染色固定液