

## 黑色素清除液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

### 产品简介：

传统的从切片去除黑色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法，但以上方法有可能影响后续染色过程，黑色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小，色素沉着也较少。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
黑色素清除液	2ml/100ml	RT	1份	1年
试剂(A1):清除液 A	50ml	RT	1份	1年
试剂(A2):清除液 B	50ml	RT	1份	1年
试剂(B):漂白剂	100ml	RT	1份	1年

### 操作步骤(仅供参考)：

- 1、切片常规脱蜡至水，镜下观察黑色素的量有多少和颜色的深浅。
- 2、配制黑色素清除液：清除液 A 和清除液 B 等比例混合，现用现配，不可久存。
- 3、切片入黑色素清除液处理 20min~4h(见注意事项 1)，蒸馏水冲洗干净。
- 4、入漂白剂处理 2~5min。
- 5、水洗，镜下观察色素是否除去，如未去除干净，重复 3~4 步骤。
- 6、进行下游染色或免疫组化染色。

### 注意事项：

- 1、应根据福尔马林色素的量，调整处理时间。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

福尔马林-乙酸-乙醇软化剂

福尔马林色素清除液

蛋白甘油粘贴剂
草酸水溶液(2%)
草酸水溶液(1%)
苯酚水溶液(5%)