

番红 O 染色液(1%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料，嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色，它常与固绿合用用于显示软骨，是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合，嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色，与呈现红色的软骨对比鲜明，从而将软骨组织与骨组织区分开，亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
番红 O 染色液(1%)	100ml	RT 避光	1 份	1 年
Safranin O Stain(1%)	100ml	RT 避光	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求进行操作或参考改良番红 O-固绿软骨染色液操作。
- 2、单独使用一般染 1~2min。

染色结果：

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

苏木素伊红(HE)染色液
姬姆萨染色液(1:9)
改良番红 O-固绿软骨染色液
普鲁士蓝染色液(核固红法)
丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)
糖原 PAS 染色液

