

Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris 缓冲盐溶液简称 TBS，属于常规 pH 缓冲液，常用于清洗 Western Blot 中蛋白印迹膜或配制封闭液，是常用分子生物学试剂。Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)由 Tris-HCl、氯化钠、防腐剂等组成，不含 Tween 20，用去离子水直接溶解，pH 值在 7.5~8.0 之间。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)	1L	1 份	24 个月	RT

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。
- 2、取 1L 包装的 Tris 缓冲盐粉剂(10×TBS)，充分溶解于 1000ml 的去离子水，即为 10×TBS，实际使用时应稀释至 1×TBS。
- 3、加入 0.05~0.1% Tween 20，即获得 1×TBS 进行下游实验。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris 缓冲盐粉剂(1×TBS)
TD 溶液(4×, pH7.4)
TD 溶液(10×, pH7.4)
DAB 辣根过氧化物酶显色试剂盒
CAPS 转移缓冲液(中分子量)
CAPS 转移缓冲液(小于 10KD)